



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
YILDIZELİ MYO
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Unitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Mikroskop Kullanımı
	Doküman No	T-22
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	15/05/2018
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroskopu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.2. Ana şalteri "off" yönünden "on" yönüne çeviriniz.3. Mikroskobun güvenliği için elektrik bağlantısında topraklama olmalıdır.4. Ampulleri değiştirirken ana şalteri kapatıp güç kaynağını çekiniz.5. Mikroskobun bulunduğu zeminin düz ve hareketsiz olmasına özen gösterilmelidir.6. Mikroskobun uygun sıcaklık koşullarında olmaması durumunda görüntüye odaklanamaz ve gözlemi etkileyecektir.7. Çalışma ortamı sıcaklığı 5°C ~ 35°C arasında olmalıdır.8. Tam görüntüleme için tüp sabitleme vidasını bırakınız.9. Mercek montajı için yüksek güç, düşük güç objektif lens montajı saat yönünde sıkıca sıkıldığından emin olunuz.10. Kondenserin dirsek üzerindeki yönlendirme vidası kontrol üzerinde yer alacak.11. Test parçasının yüzeyinin temiz olmasına özen gösteriniz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/..../....

HAZIRLAYAN Atilla ÇETİNKAYA Şef	KONTROL EDEN Suat ÇAMLİBEL Yüksekokul Sekreteri	ONAYLAYAN Doç.Dr.Mehmet DEMİR Müdür 15/05/2018
--	--	--