



T.C.
SİVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZELİ MYO
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Unitesi	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Mikroskop Kullanımı
	Doküman No	T-22
	İlk Yayım Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	05/12/2024
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroskopu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.2. Ana şalteri "off" yönünden "on" yönüne çeviriniz.3. Mikroskopun güvenliği için elektrik bağlantısında topraklama olmalıdır.4. Ampulleri değiştirirken ana şalteri kapatıp güç kaynağını çekiniz.5. Mikroskopun bulunduğu zeminin düz ve hareketsiz olmasına özen gösterilmelidir.6. Mikroskopun uygun sıcaklık koşullarında olmaması durumunda görüntüye odaklanamaz ve gözlemi etkileyecektir.7. Çalışma ortamı sıcaklığı 5°C ~ 35°C arasında olmalıdır.8. Tam görüntüleme için tüp sabitleme vidasını bırakınız.9. Mercek montajı için yüksek güç, düşük güç objektif lens montajı saat yönünde sıkıca sıkıldığında emin olunuz.10. Kondenserin dirsek üzerindeki yönlendirme vidası kontrol üzerinde yer alacak.11. Test parçasının yüzeyinin temiz olmasına özen gösteriniz.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Yüksekökol Sekreteri	KONTROL EDEN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü	ONAYLAYAN Müdür
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------